

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

Rejestrator temperatury



RT 2014



Producent:

POL-EKO-APARATURA sp.j.

ver 1.02

Data 02.07.2015

Aktualizacja oprogramowania do wersji v1.21



Aktualizację dla wszystkich rejestratorów wykonuje się tylko i wyłącznie za pomocą karty microSD o pojemności 2GB.



Jeżeli użytkownik posiada oryginalną kartę 4GB wówczas należy zwrócić się z prośbą o wysłanie karty microSD 2GB do aktualizacji.

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy sprawdzić wersję programu w urządzeniu (MENU / Info):

Aktualizację należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnić się, że urządzenie ma naładowaną baterię.
2. Przekopiować pliki **BSP_2.bin**, **BLRT2014.bin** oraz **FWRT2014.bin** na kartę microSD (pliki muszą znajdować się w folderze głównym na karcie microSD).
3. Wybrać z menu rejestratora opcję „**Aktualizacja**” (starsze rejestratory) lub „**Aktualizacja->Firmware**” i zatwierdzić.
(aktualizacja może potrwać do kilkunastu sekund - w tym czasie wyświetlacz jest wyłączony)
4. Po uruchomieniu urządzenia należy wejść do **MENU / Info** i sprawdzić wersję programu (**v1.21**)
5. Wybrać z menu rejestratora opcję „**Aktualizacja->Bootloader**” i zatwierdzić.
6. Wybrać opcję „**Restart**”.
7. Po uruchomieniu urządzenia należy wejść do **MENU / Info** i sprawdzić wersję bootloadera (**v1.3**)
8. Po aktualizacji usunąć pliki z karty.

W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: